

Ref :591074

## Bain-marie 100 °C - 16 tubes

Permet de travailler à température constante

STL-BGB



Machine : Bain-marie

Marque : JEULIN

Date de mise en service :

10 janvier 2012

Produits ou matériaux à utiliser :  
eau et tubes à essais

### Mode opératoire :

- Ajuster le niveau de l'eau « 2 »
- Brancher le bain-marie au secteur.
- Faire un appui long sur le bouton on/off « 2 » pour l'allumer.
- A l'aide du bouton de réglage « 4 » et des touches de monter et descente de Température « 3 » ; faire varier la température de consigne.
- Le bain marie est à la bonne température quand le voyant vert «5 » est Allumé. Si le voyant rouge est allumé c'est que le bain-marie chauffe et n'est pas encore à la température de consigne.



### Risque et danger :



**Mesure de précaution :** Directive 2002/96/EG du parlement Européen et du Conseil. Une évacuation dans une poubelle ménagère (déchets non triés) ou une Poubelle communale n'est pas autorisé !



EPI :



Mettre une blouse

Qualification :  
Néant

### Secours

Cutané	Oculaire	Vapeur toxique
Prendre une douche pendant dix minutes.	Rince l'œil abondamment pendant dix minutes.	Ne pas respirer le vapeur toxique et aérer la salle.

**Maintenance :** Pour nettoyer la cuve, n'utiliser que de l'eau, à l'exclusion de tout autre produit (alcool, acétone, trichloréthylène, attaquent la matière). On peut utiliser néanmoins un acide faible.

• Ne pas gratter la cuve, même avec une lame arrondie ou un tampon abrasif (risque de rayures).

Pour nettoyer la résistance, utiliser un détergent ordinaire. Ne pas utiliser de produit abrasif.

Le fusible n'étant pas accessible, l'appareil doit être renvoyé au SAV pour maintenance