

Version :

Captair Flex M391

## Fiche de poste : Hotte à filtration Moléculaire

Une hotte de laboratoire est un dispositif qui permet l'extraction des vapeurs toxiques des produits utilisés lors de manipulations. Sa fonction première est de protéger le manipulateur.

STL-BGB



Machine : Hotte

Marque : Captair


Date de mise en service :

Septembre 2014

Produits ou matériaux à utiliser : gants, produits chimique.

### Mode opératoire :

- **Mettre** l'appareil sous tension par l'intermédiaire de l'interrupteur situé sur le Côté gauche du panneau de commande.
- **Activer** la ventilation de l'appareil sur le bouton de ventilation situé sous l'écran à affichage numérique. Le témoin lumineux vert s'allume et l'écran affiche le mode « AFFICHAGE PAR DEF AUT DE L'ECRAN ».
- Le décompte du Timer est enclenché selon le réglage effectué en usine (60 heures). Nous recommandons de ne jamais éteindre l'interrupteur général de l'appareil après sa première mise en marche.
- **Faire** ses manipulations en toute sécurité en prenant les précautions liées aux réactifs Utilisés.

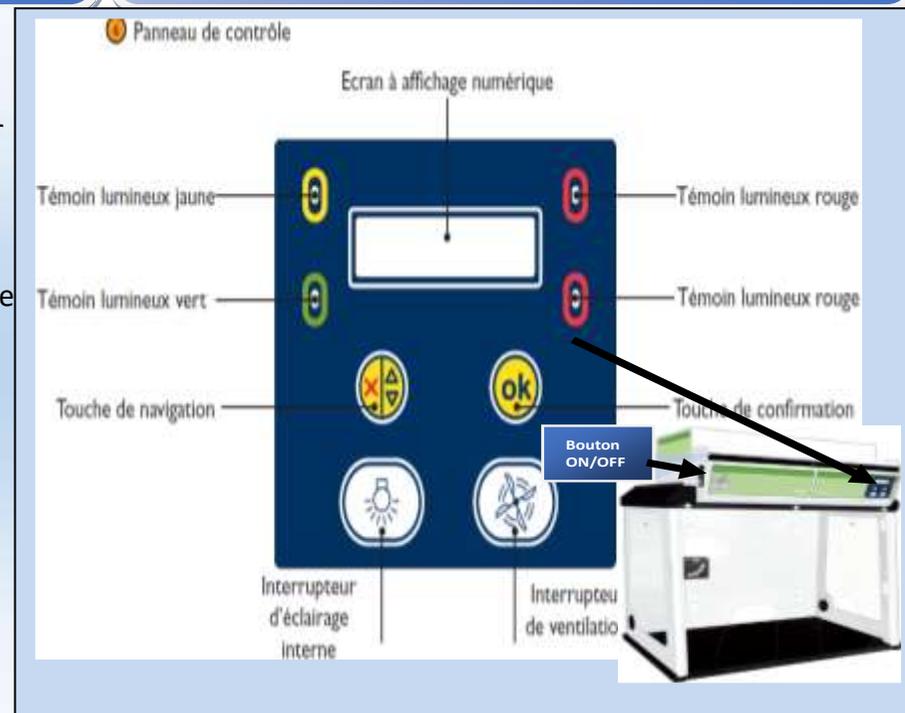

EPI :



### Risque et danger :



### Mesure de précaution :

Le « Timer » chronomètre les heures de fonctionnement de votre hotte Captair® Flex™ afin de rappeler à l'utilisateur qu'il est nécessaire de procéder régulièrement à un test de saturation du filtre. Le réglage par défaut (fait en usine) est de 60 heures. (Requis de la norme NF X 15-211:2009). L'utilisateur sera donc averti par le biais d'une alarme pour vérifier la capacité du filtre à remplir son office. Une préalarme peut se déclencher entre 0 et 10 heure(s) avant l'avertissement de l'alarme Timer (Selon la configuration réalisée en usine).

Qualification : Néant

### Secours

Cutané	Oculaire	Vapeur toxique
Prendre une douche pendant au moins dix minutes.	Rince l'œil abondamment pendant au moins dix	Ne pas respirer les vapeurs toxique et aérer la salle.

**Maintenance :** les alarmes de maintenances se font par un signal sonore et un affichage sur l'écran numérique. Exemple : « changer filtre ». La démarche à suivre sera toujours de d'appuyer sur les touches de navigations.

Penser à faire vérifier les filtres à période régulière.

Lorsque la préalarme du Timer est activée, elle se déclenche au moment où la valeur du compteur est inférieure à la valeur du préavis.

Solution : **Presser** simultanément les touches de navigation et de confirmation et relâcher-les pour désactiver l'alarme. Envisager le contrôle de la saturation du filtre. Se reporter à la section maintenance du manuel.

